

Käyttöohje: Easi-Scope

Easi-Scope on USB-liitännäinen pienikokoinen digitaalimikroskooppi. Easi-Scopella saat, jopa 40x suurennuksen. Soveltuu sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn. Suositellaan yli 3-vuotiaille.




Kuvaaminen: Ota kuvia mikroskopoitavista aiheista kuvanotto painiketta painamalla.

Tarkennus: Kiertämällä Easi-Scopen tarkennusrengasta voit tarkentaa mikroskoopin kuvaa.

USB: Liitä Easi-Scope tietokoneeseen USB-kaapelilla ja avaa tietokoneesi kamera tai kameraohjelma (ohjeet alla) ja aloita mikroskopointi.

HUOM!

- Älä aseta digitaalimikroskooppia suoraan silmän ylle laitteen valon ollessa päällä. Pysyvän silmävaurion vaara.
- Älä avaa laitteen kuorta.

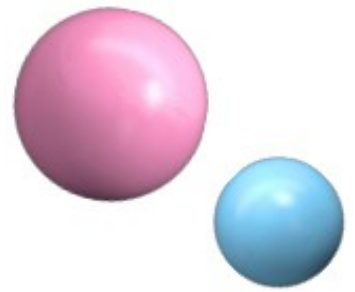

Mikroskoopin käyttäminen

1. Liitä Easi-Scope tietokoneeseen USB-kaapelilla ja avaa tietokoneesi kamera tai kameraohjelma.
2. Jos tietokoneellasi ei ole kameraohjelmaa tai se ei tunnista Easi-Scopea, avaa online kameraohjelma selaimesi kautta. Yksi toimiva online kamerisivusto on esimerkiksi tämä: <https://webcamera.io/>
3. Tutki kohdettasi Easi-Scopella ja tarkastele kuvaa tietokoneeltasi.
4. Kuvan ollessa sumeahko, voit tarkentaa kuvaa kiertämällä Easi-Scopen tarkennusrengasta.
5. Halutessasi voit ottaa kuvia tarkasteltavasta kohteesta Easi-Scopen kuvanottopainiketta painamalla. Tallennettuja kuvia voi esimerkiksi tarkastella myöhemmin, hyödyntää uusien tutkimusten ja taideprojektien materiaalina tai hyödyntää dokumentoinnissa.



Yhteystiedot:

Tampereen yliopiston Juniversity, Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere.

www.tuni.fi/juniversity/