



Käyttöohje: KeepLoop

KeepLoopin avulla muutat mobiililaitteesi hetkessä mikroskoopiksi! KeepLoopin käyttöön tarvitset tavallisen kameralla varustetun kännykän, tabletin tai kannettavan tietokoneen.

Käyttö

1. Kiinnitä valitsemaasi laitteeseen pieni KeepLoopin mukana tuleva metallinen tarra.
2. KeepLoop tarttuu sisäänrakennetun magneettinsa avulla tarraan.
3. Napsauta päälle KeepLoopin ledvalo ja avaa laitteesi kameratoiminto.
4. Siirrä KeepLoopia sen verran, että sen linssi on laitteesi kameran linssin päällä. Nyt laite on valmis käytettäväksi!

KeepLoop on optinen lisälaitte, ja siksi sen käyttöön et tarvitse mitään erillistä ohjelmistoa.

KeepLoop on pienen kokonsa ja litteän muotonsa ansiosta helppo kuljettaa mukaan esimerkiksi retkille tai koulun pihalle. Tarkkuudessa päästään millimetrin sadasosiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kasvien solukoiden rakenne on nähtävissä (esimerkiksi sipulin kalvosta) mutta sitä tarkemmaksi ei päästä.

KeepLoopilla otettuja kuvia tai videota on helppo tallentaa myöhempää tarkastelua varten.



Yhteystiedot:

Tampereen yliopiston Juniversity, Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere.

www.tuni.fi/juniversity/



Tiedettä ja toimintaa lapsille sekä nuorille.

Tampereen yliopisto • Juniversity • Korkeakoulunkatu 10 • 33720 Tampere

tuni.fi/juniversity